

滅菌済みワイヤー付きバッグ

CscWireBag

Cscワイヤーバック

上段部に切り線(汚染防止)及びワイヤーがありサンプルの収去・増菌培養に最適です。
 フィルター付きワイヤーバッグもラインナップ。使いやすく効率的に作業が行えます。
 高品質・高強度・低価格を追求した製品です。



収去・
増菌培養に
最適

- ☑ 優れた濾過機能
- ☑ 耐久性フィルム採用
- ☑ ホモジナイズバッグにも!

作業の効率化をサポート

書き込み可能な
ラベル付き

サンプルの
区分が簡単


使いやすい
タブ付き

開封が
簡単


優れた耐久性の
ワイヤー付き

密閉が
簡単

ワイヤーバック使用方法_フィルター無タイプの場合

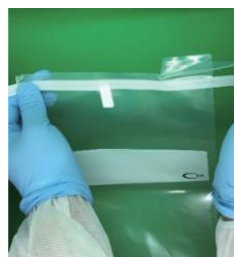

汚染防止の切取線を切る

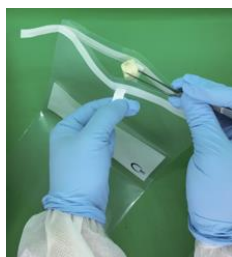

口を簡単に開けられるタブを
引き、サンプルを入れる



ワイヤー先端を握り、2~3回
まわし密閉する



ワイヤーの先端を折って開か
ないよう固定する

商品名	CWBワイヤーバックF	CWBワイヤーバック3019	CWBワイヤーバック2315	CWBワイヤーバック2010
商品番号	WB3019F	WB3019	WB2315	WB2010
価格	お問い合わせください			
サイズ	W190×H300(mm)	W190×H300(mm)	W150×H230(mm)	W100×H200(mm)
入数/箱	250枚	500枚	500枚	500枚
切取線	×	○	○	○
フィルター	○	×	×	×
書込印刷	○	○	○	○
γ線滅菌	○	○	○	○